## Miele

Un nuevo hito Lavadora desinfectadora de la serie PLW 86

Miele Professional. Immer Besser.







Un nuevo enfoque integral en el tratamiento de vidrio de laboratorio

La nueva serie PLW 86 sienta nuevas bases en cuanto a rendimiento y facilidad de uso gracias a la potencia mejorada del sistema de lavado, renovado por completo, y la posibilidad de adaptar la potencia y el consumo de agua a la carga mediante la bomba, con número de revoluciones variable.

Todos los aparatos cuentan con un sensor del brazo aspersor y un módulo medidor de la conductividad. De esta forma se garantiza la seguridad y la calidad del proceso de limpieza.

El display touch a color de alta calidad en combinación con la innovadora iluminación en diferentes colores de la cuba permiten un manejo intuitivo y el seguimiento de todo el proceso.

El nuevo sistema EasyLoad facilita el equipamiento y ayuda al usuario a colocar correctamente los vidrios de laboratorio.

Además de todas estas ventajas, las nuevas lavadoras desinfectadoras de Miele ofrecen una mayor potencia, facilidad de manejo y seguridad.



### Seguridad y rendimiento

### En perfecta sintonía





### Modelos disponibles en dos anchos diferentes para optimizar su emplazamiento y rendimiento

- Aparatos de 900 mm y 1.150 mm de anchura que usan los mismos carros
- Misma potencia y ventajas. Carros específicos y optimizados para distintos tipos de vidrio de laboratorio en combinación con el sistema EasyLoad
- Diseño optimizado para el máximo aprovechamiento del espacio. Resultados perfectos en el trabajo diario utilizando menos carros
- El modelo de 900 mm con dos puertas permite la separación en dos áreas



### Combinación de bombas única con bomba con número de revoluciones variable

- Sistema de dos bombas para la máxima potencia
- Bomba con número de revoluciones variable para una adaptación óptima de la presión de lavado a la cantidad de carga y a los requisitos del proceso
- Segunda bomba exclusivamente para los brazos aspersores del aparato






#### Carga flexible

- Gran ahorro de tiempo, espacio de almacenamiento y costes gracias la mayor capacidad del programa de carga
- El novedoso concepto de cestos modulares ofrece una adaptación flexible a distintas situaciones de carga con un manejo intuitivo, ya que permiten multitud de combinaciones
- En función del modelo, es posible la reutilización de algunos carros de la serie PG 8527



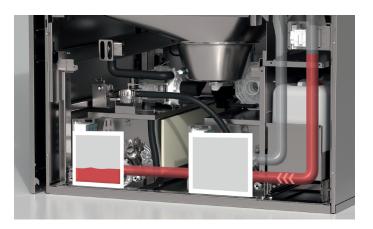

#### Opciones para ahorro de recursos y eficiencia

- Depósito de precalentamiento para un programa rápido
- Tanque de reciclaje para el ahorro de agua y energía
- Cantidad de agua adaptada a la carga

Sólo en Miele



### Secado potente

- Unidad de secado doble para unos resultados de secado óptimos
- Filtro HEPA H14 para la máxima seguridad
- El filtro HEPA se encuentra justo delante de la cuba, de modo que también se eliminan de forma segura las partículas del ventilador y los elementos calefactores



### Eficiencia y sostenibilidad



### Manejo intuitivo y control programable

- Display táctil a color de 7" para un manejo intuitivo y un control sencillo del proceso
- Limpieza fácil y segura del display introducido en el panel de la máquina
- Programas preinstalados que se pueden adaptar a los requisitos individuales
- 200 espacios de memoria para programas







### Iluminación de la cuba en diferentes colores con indicación de estado

- Iluminación LED de la cuba en diferentes colores (blanco, verde, rojo)
- Control visual del proceso de preparación
- El color de la iluminación de la cuba indica el estado de la máquina



#### Diseño higiénico de la cuba

- Diseño optimizado con superficie inclinada y bordes redondeados
- Elementos calefactores fuera de la cuba
- Fabricación de la cuba con un procedimiento de soldadura láser robotizado de alta precisión
- Calidad del acero 1.4404/316 L




### Diseño de filtro inteligente con efecto de autolimpieza

- Filtro de dos componentes, con filtro fino y filtro grueso
- Filtro fino con 0,2 mm de abertura de malla para la eliminación segura incluso de las partículas más pequeñas
- Menor esfuerzo para la limpieza del filtro por el efecto de autolimpieza durante la expulsión por bombeo



### Módulo medidor de la conductividad y supervisión de los brazos aspersores

- Control del proceso y aclarado posterior libre de residuos gracias al módulo medidor de la conductividad integrado
- Supervisión del número de revoluciones del brazo aspersor para unos resultados de limpieza seguros
- Brazos aspersores con perfil de las toberas optimizado

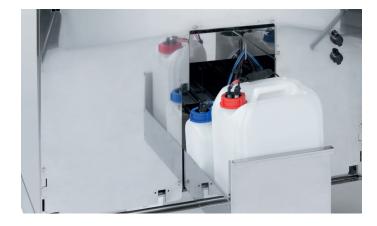

### Resultados de limpieza perfectos gracias a la interacción entre el aparato y los productos químicos ProCare Lab

- Posibilidad de emplazamiento de los productos químicos ProCare Lab debajo del aparato (también en el modelo de 900 mm de anchura)
- Se pueden alojar hasta 4 de 10 litros
- Manejo fácil gracias al cajón de dosificación
- 2 bombas dosificadoras, ampliables a 6 bombas dosificadoras como máximo
- Control de la dosificación mediante preciso contador de rueda ovalada

### Nueva lavadora desinfectadora de gran capacidad

### PLW 8615, PLW 8616 y PLW 8617







Lavadora desinfectadora	PLW 8615	PLW 8616	PLW 8617
Capacidad de carga			
Botellas, 1.000 ml, Ø 100 mm	60	60	60
Botellas, 250 ml, Ø 70 mm	120	120	120
Botellas, 100 ml, Ø 56 mm	216	216	216
Pipetas	294	294	294
Viales	588	588	588
Dotación (básica)			
Medidas exteriores [Anchura x Altura <sup>1</sup> x profundidad mm]	900 x 2.495 x 990	900 x 2.495 x 990	1.150 x 2.495 x 990
Medidas de la cuba [anchura x altura x profundidad en mm]	650 x 675 x 800	650 x 675 x 800	650 x 675 x 800
Volumen útil [l]	351	351	351
Programas	Máx. 200	Máx. 200	Máx. 200
Selección de programas	Display touch a color de 7"	Display touch a color de 7"	Display touch a color de 7"
Válvula de desagüe	•	•	•
Iluminación de cuba tricolor con indicación de estado	•	•	•
Tecnología de dos bombas con bomba de velocidad variable	•	•	•
Filtro de dos componentes con filtro fino (0,2 mm de abertura de malla)	•	•	•
Tensión	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz	3 N AC 400 V 50 Hz
Modelo de una puerta	•	-	•
Aparato de dos puertas	-	•	-
Puerta automática, solo cristal	•	•	•
Material de cuba	1.4404/316 l	1.4404/316 l	1.4404/316
Bombas dosificadoras [número]	2	2	2
Bombas dosificadoras, se pueden equipar posteriormente [número]	4	4	4
Capacidad de productos químicos del proceso	4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l	4 x 5 l o 2 x 5 l + 1 x 10 l	4 x 10 l
Módulo medidor de la conductividad	•	•	•
Sensor del brazo aspersor	•	•	•
Dotación (según el modelo)			
Tipo de calentamiento eléctrico	•	•	•
Tipo de calentamiento eléctrico/vapor	•	•	•
Depósito de precalentamiento	-	_	•
Tanque de reciclaje	-	_	•
Depósito combinado (precalentamiento/reciclaje)	•	•	-
Módulos opcionales			
Bomba de desagüe	•	•	•
Secado de aire caliente eléctrico incl. filtro HEPA H14	•	•	•
Condensador de vapor <sup>2</sup>	•	•	•
Impresora	•	•	•
Zócalo/Base	-	•	-
Base del zócalo, zócalo/base, con ruedas	•		

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  incl. bandeja de base del zócalo, 100 mm,  $^{\rm 2}$  solo en combinación con secado de aire caliente

# Variantes de modelo y módulos

### Variantes básicas

	Puertas		Calentamiento		Equipamiento de tanques				
Modelo	1 puerta	2 puertas	Eléctrico	Eléctrico/vapor	Precalent.	Tanque de rec.	Depósito combinado	N.º de mat.	N.º de art.
PLW8615	•		•					11046380	62861501
PLW8615 CT	•		•				•	11046400	62861502
PLW8615 EL/S	•			•				11046410	62861503
PLW8615 EL/S CT	•			•			•	11046420	62861504
PLW8616		•	•					11046430	62861601
PLW8616 CT		•	•				•	11046440	62861602
PLW8616 EL/S		•		•				11046490	62861603
PLW8616 EL/S CT		•		•			•	11046510	62861604
PLW8617	•		•					11046520	62861701
PLW8617 TH	•		•		•			11046530	62861702
PLW8617 RT	•		•			•		11046540	62861703
PLW8617 TH RT	•		•		•	•		11046550	62861704
PLW8617 EL/S	•			•				11046560	62861705
PLW8617 EL/S TH	•			•	•			11046570	62861706
PLW8617 EL/S RT	•			•		•		11046580	62861707
PLW8617 EL/S TH RT	•			•	•	•		11046590	62861708

### Módulos

Modelo	Denominación	N.º de mat.	N.º de art.
DU900	Secado eléctrico para aparatos de 900 mm	10880710	69250004
DU1150	Secado eléctrico para aparatos de 1.150 mm	10880760	69250005
TC900 <sup>1</sup>	Revestimiento superpuesto en aparatos de 900 mm	10880700	69252003
TC1150 <sup>1</sup>	Revestimiento superpuesto en aparatos de 1.150 mm	10880750	69252004
SC	Condensador de vapor	10928990	69251300
DP	Bomba de desagüe	10931330	69240003
PR	Impresora del lado descontaminado	10931290	69247003
DS5	Sistema de dosificación de bombona de 5 litros	10880860	69249001
DS10	Sistema de dosificación de bombona de 10 litros	10880870	69249101
FP900	Zócalo, fijo de 900 mm	10941870	69253005
RP900	Zócalo, enrollable de 900 mm	10941940	69253007
RP1150	Zócalo, enrollable de 1.150 mm	10941950	69253008

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solo se aplica para aparatos SIN secado y SIN condensador de vapor

# Accesorios flexibles para la lavadora desinfectadora PLW 86

### Flexibilidad, en perfecta sintonía


Concepto de carros configurables y fijos con soluciones innovadoras para distintos tipos de vidrio de laboratorio. Con solo unos pocos carros, módulos y toberas se puede encontrar la combinación óptima para la aplicación correspondiente. Máxima flexibilidad con poco espacio.

- 5 carros básicos
- 9 niveles y módulos
- Combinado con distintas toberas y otros accesorios para una flexibilidad a medida en la preparación de vidrio de laboratorio




A 503 con 3 x A 613

• 294 posiciones para pipetas

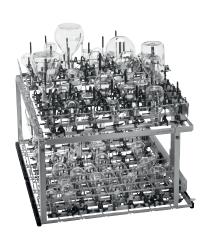

A 503 con 3 x A 621, 1 x A 620, 2 x A 622

• 150 posiciones con inyectores

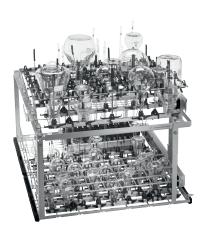

A 503 con 1 x A 613, 2 x A 621, 1 x A 620, 1 x A 622

- 98 posiciones para pipetas
- 90 posiciones con inyectores



### A 503 con 1 x A 612, 1 x A 623, 1 x A 613

- 98 posiciones para pipetas
- 4 probetas de hasta máx. 2 litros
- Módulo para frascos de laboratorio grandes p.ej.dos frascos de 10 litros

### Carros y niveles

### Para PLW 8615, PLW 8616 v PLW 8617



#### Carro A 500

- Para el alojamiento de complementos (y bandejas de malla en caso necesario), para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio
- Carro con 1 nivel, ampliable a 2 niveles
- Ampliable con nivel A 603 (no incluido en el volumen de suministro)
- Medidas de carga del nivel 1 sin A 603:
   Al 670, An 600, F 775 mm
- Medidas de carga con A 603:
- Nivel 1: Al 305, An 600, F 775 mm Nivel 2: Al 302, An 595, F 770 mm
- Al 153, An 650, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973880, n.º de art. 69.6500.01



#### Carro A 501

- Para el alojamiento de complementos (y bandejas de malla en caso necesario), para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio
- Carro con cuatro niveles, ampliable a cinco o seis niveles
- Ampliable con nivel A 601 (no incluido en el volumen de suministro) como nivel de bandeja adecuado
- Medidas de carga sin A 601: Nivel 1: Al 168, An 577, F 750 mm Nivel 2: Al 169, An 585, F 750 mm Nivel 3: Al 77, An 585, F 780 Nivel 4: Al 80, An 577, F 750 mm
- Al 659, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973890, n.º de art. 69.6501.01



#### Carro A 503

- Para el alojamiento de hasta 6 módulos inyectores en 2 niveles, así como complementos (y bandejas de malla en caso necesario), para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio
- Medidas de carga: Al 670, An 565, F 770 mm
- Al 433, An 650, Fo 790 mm

N.º de mat. 10973900, n.º de art. 69.6503.01



### Carro A 505

- Para el alojamiento de complementos (y bandejas de malla en caso necesario), para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio
- · Carros con tres niveles
- Medidas de carga:
- Nivel 1: Al 202, An 585, F 780 mm Nivel 2: Al 202, An 590, F 780 mm Nivel 3: Al 132, An 590, F 780 mm
- Al 524, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10998970, n.º de art. 69.6505.00




### Carro A 506

- Para el alojamiento de complementos (y bandejas de malla en caso necesario), para la limpieza de utensilios y vidrio de laboratorio
- · Carros con cuatro niveles
- Medidas de carga: Nivel 1: Al 112,5, An 585, F 780 mm Niveles 2 y 3: Al 112,5, An 595, F 780 mm Nivel 4: Al 114, An 595, F 780 mm
- Al 557, An 640, Fo 790 mm

N.º de mat. 10999130, n.º de art. 69.6506.00

### Carros y niveles

### Para PLW 8615, PLW 8616 y PLW 8617

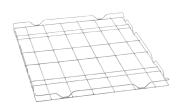

#### Nivel A 601

- Se puede insertar en el carro A 501, sin brazo aspersor
- Al 33, An 589, Fo 773 mm

N.º de mat. 10973970, n.º de art. 69.6601.01



- Se puede colocar en el carro A 500, con brazo aspersor
- Al 372, An 611, Fo 784 mm

N.º de mat. 10973980, n.º de art. 69.6603.00



### Módulo A 606

- Permite el uso de complementos para vidrio de laboratorio, por ejemplo

  • Se puede colocar en el nivel superior del carro
- Al 97, An 603, Fo 505 mm


N.º de mat. 10973990, n.º de art. 69.6606.01



### Carro TT 86

- Equipado con cuatro ruedas
- Manejo cómodo y sencillo gracias a tiradores ergonómicos
- Con bandeja colectora extraíble

N.º de mat. 11178960, n.º de art. 69.2001.15

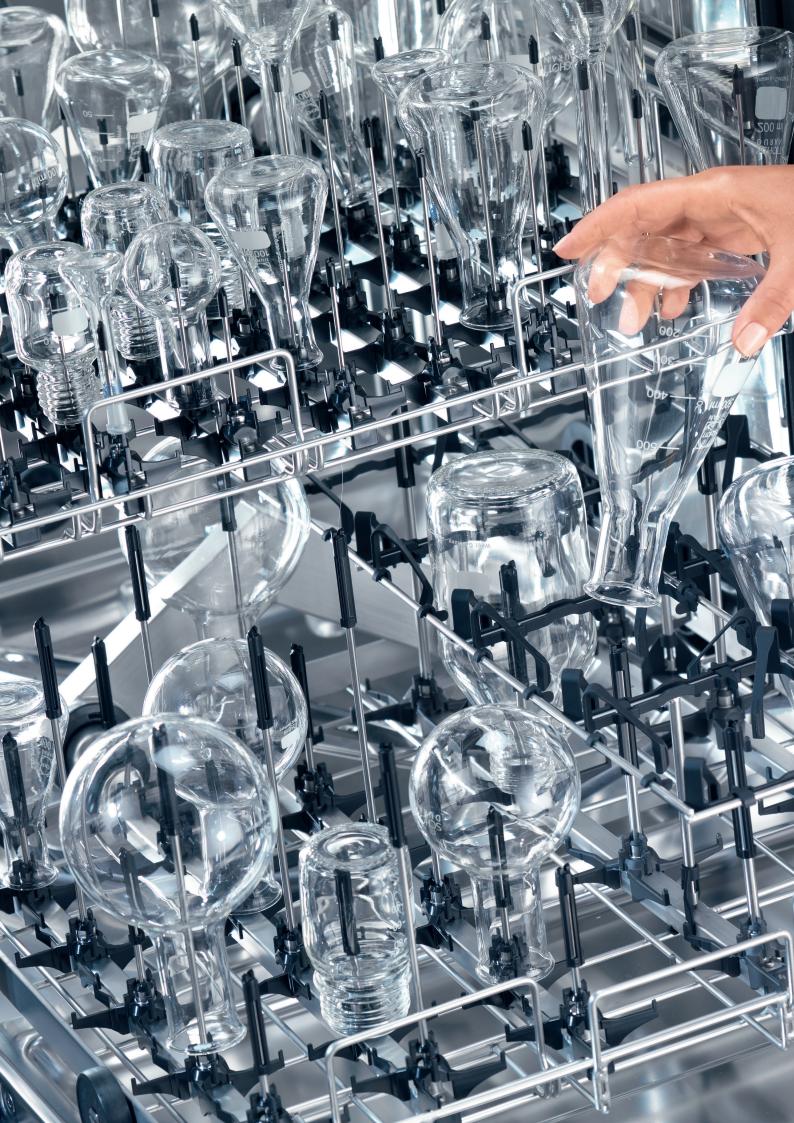

### EasyLoad: carga rápida y uso eficiente de la cuba. Nuevo sistema de carga para la limpieza del vidrio de laboratorio.

- Nuevo sistema de inyectores para todos los módulos inyectores básicos, así como una gran variedad de soportes de carga
- Aprovechamiento óptimo de la altura de carga disponible
- Colocación rápida y sencilla de los vidrios
- Limpieza interior minuciosa de todo tipo de vidrio, independientemente de su forma y tamaño
- Parada estable y máxima protección del material durante el lavado

Fig.: Módulo de carga con rejilla de soporte conectada



# EasyLoad es sinónimo de eficiencia y confort, gracias a un sistema compuesto por:

- Nuevos inyectores
  (3 de diámetro, 6 de longitud)
- Nuevos soportes y alojamientos de material sintético
- Nuevos módulos inyectores (10–40 inyectores)
- Nuevas rejillas de soporte (para 10–40 posiciones de inyectores)

La utilización de las nuevas toberas inyectoras y compartimentos sin soportes de sujeción es posible en casi todos los carros de laboratorio.



También en el caso de las bandejas de cristal de laboratorio que se encuentran sobre las puntas de la boquilla, las nuevas boquillas inyectoras garantizan una limpieza interior minuciosa. La nueva base abarca el listón de inyectores del módulo o del cesto, lo que ahorra altura y evita que los utensilios se desplacen lateralmente.



La nueva rejilla de soporte ofrece una estabilidad adicional. En caso necesario, se coloca sobre el módulo inyector correspondiente y permite colocar de forma segura en posición vertical incluso vidrio de laboratorio especialmente grande, para proteger el material.





### EasyLoad: módulos, rejillas de soporte

### Apto para carro A 503



#### Módulo A 620

- Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o matraces esféricos), 200 ml hasta 1.000 ml
- Apto para carro A 503
- Con 10 espacios de inyectores (no se suministran las toberas)
- Al 113, An 142, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999100, n.º de art. 69.6620.00



#### Módulo A 621

- Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o matraces esféricos), 50 ml hasta 250 ml
- Apto para carro A 503
- Con 20 espacios de inyectores (no se suministran las toberas)
- Al 113, An 184, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999110, n.º de art. 69.6621.00



#### Módulo A 622

- Para la limpieza de vidrio de laboratorio con cuello estrecho (p. ej. frascos, matraces Erlenmeyer y/o matraces esféricos), 25 ml hasta 100 ml
- Apto para carro A 503
- Con 40 espacios de inyectores (no se suministran las toberas)
- Al 113, An 208, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999120, n.º de art. 69.6622.00



### Rejilla soporte A 850 2 x 5

- Para un cuidado adicional y centrado de los objetos a lavar
- Apto para el módulo A 620
- Al 147, An 245, Fo 579 mm

N.º de mat. 11236630, n.º de art. 69.6850.00



### Rejilla soporte A 851 3 x 7

- Para un cuidado adicional y centrado de los objetos a lavar
- Apto para el módulo A 621
- Al 120, An 244, Fo 580 mm

N.º de mat. 11236640, n.º de art. 69.6851.00



### Rejilla soporte A 852 4 x 9

- Para un cuidado adicional y centrado de los objetos a lavar
- Apto para el módulo A 622
- Al 96, An 256, Fo 562 mm

N.º de mat. 11236650, n.º de art. 69.6852.00

### EasyLoad: toberas inyectoras



#### Tobera inyectora A 840

- A 840: Ø 6 x 130 mm (1 unidad)
- A 840/1: Ø 6 x 130 mm (5 unidades)
- A 840/2: Ø 6 x 130 mm (10 unidades)
- A 840/3: Ø 6 x 130 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056100, n.º de art. 69.6840.00 N.º de mat. 11112600, n.º de art. 69.6840.01 N.º de mat. 11113160, n.º de art. 69.6840.02 N.º de mat. 11113170, n.º de art. 69.6840.03



#### Tobera inyectora A 841

- A 841: Ø 6 x 210 mm (1 unidad)
- A 841/1: Ø 6 x 210 mm (5 unidades)
- A 841/2: Ø 6 x 210 mm (10 unidades)
- A 841/3: Ø 6 x 210 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056190, n.º de art. 69.6841.00 N.º de mat. 11113130, n.º de art. 69.6841.01 N.º de mat. 11113140, n.º de art. 69.6841.02 N.º de mat. 11113150, n.º de art. 69.6841.03



#### Tobera inyectora A 842

- A 842: Ø 4 x 90 mm (1 unidad)
- A 842/1: Ø 4 x 90 mm (5 unidades)
- A 842/2: Ø 4 x 90 mm (10 unidades)
- A 842/3: Ø 4 x 90 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056330, n.º de art. 69.6842.00 N.º de mat. 11113590, n.º de art. 69.6842.01 N.º de mat. 11113630, n.º de art. 69.6842.02 N.º de mat. 11113670, n.º de art. 69.6842.03



### Tobera inyectora A 843

- A 843: Ø 4 x 185 mm (1 unidad)
- A 843/1: Ø 4 x 185 mm (5 unidades)
- A 843/2: Ø 4 x 185 mm (10 unidades)
- A 843/3: Ø 4 x 185 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056440, n.º de art. 69.6843.00 N.º de mat. 11113720, n.º de art. 69.6843.01 N.º de mat. 11113730, n.º de art. 69.6843.02 N.º de mat. 11113760, n.º de art. 69.6843.03



### Tobera inyectora A 844

- A 844: Ø 2,5 x 80 mm (1 unidad)
- A 844/1: Ø 2,5 x 80 mm (5 unidades)
- A 844/2: Ø 2,5 x 80 mm (10 unidades)
- A 844/3: Ø 2,5 x 80 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056600, n.º de art. 69.6844.00 N.º de mat. 11115470, n.º de art. 69.6844.01 N.º de mat. 11115500, n.º de art. 69.6844.02 N.º de mat. 11115520, n.º de art. 69.6844.03




### Tobera inyectora A 845

- A 845: Ø 2,5 x 125 mm (1 unidad)
- A 845/1: Ø 2,5 x 125 mm (5 unidades)
- A 845/2: Ø 2,5 x 125 mm (10 unidades) • A 845/3: Ø 2,5 x 125 mm (20 unidades)

N.º de mat. 11056670, n.º de art. 69.6845.00 N.º de mat. 11116120, n.º de art. 69.6845.01 N.º de mat. 11116130, n.º de art. 69.6845.02

N.º de mat. 11116140, n.º de art. 69.6845.03

### Módulos inyectores para pipetas, viales y probetas

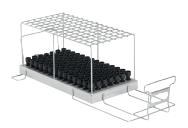

#### Módulo A 613

- Para la preparación de máx. 98 pipetas volumétricas
- (de 1 ml a 100 ml) y pipetas graduadas (de 1 ml a 50 ml)
- Se puede colocar en el carro A 503. La capacidad depende del diámetro máx. de las pipetas

  • Al 195, An 255, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999070, n.º de art. 69.6613.00



#### Módulo A 605

- Para la preparación de máx. 98 tubos de centrifugado, viales, tubos de ensayo para colectores de fracción o tubos del muestreador automático
- Apto para carro A 503
- Máximo diámetro del objeto a lavar: 20 mm, Máxima altura del objeto a lavar: 160 mm
- Al 160, An 255, Fo 611 mm

N.º de mat. 10999010, n.º de art. 69.6605.00



### Módulo A 623

- Para la preparación de recipientes graduados de 1-2 litros,
- forma alta Apto para dos recipientes graduados de 1–2 I, forma baja y dos formas altas
- Carga más fácil gracias a los soportes giratorios
- Superficies de apoyo con acabado en plástico

N.º de mat. 11025560, n.º de art. 69.6623.00

### Módulo inyector para vidrio de laboratorio de gran tamaño

### Apto para carro A 503



#### Módulo A 612

- Para la preparación de vidrio de laboratorio de gran volumen
- Apto para carro A 503
- Mediante los inyectores A 846, A 847 y A 848 se puede adaptar a distintos tipos de vidrio de laboratorio:
- Frascos de laboratorio de 2 l a 10 l
- Matraces esféricos de 2 l a 6 l
- Matraces Erlenmeyer de 2 l a 5 l
- Matraces aforados de 2 l a 5 l
- En función del diámetro, para dos, tres o cuatro objetos
- En la imagen se muestra una dotación de ejemplo con inyectores A 846 y A 848 (no incluidos en el volumen de suministro)
- Al 361, An 255, Fo 614 mm

N.º de mat. 10999050, n.º de art. 69.6612.00



### Inyector A 846

- Para frascos de laboratorio de hasta 10 l y matraces esféricos de hasta 6 l
- Longitud de la tobera 127 mm, longitud total con soporte 158 mm, Ø 10 mm

N.º de mat. 11025590, n.º de art. 69.6846.00



### Inyector A 847

- Para matraces Erlenmeyer de hasta 5 I
  Longitud de la tobera 127 mm, Ø 10 mm, diámetro de la base del hexágono 142 mm

N.º de mat. 11025600, n.º de art. 69.6847.00



### Inyector A 848

- Para matraces aforados de hasta 5 l
- Longitud de la tobera 350 mm, Ø 10 mm, diámetro de la base del hexágono 142 mm

N.º de mat. 11025610, n.º de art. 69.6848.00

### Compatibilidad dentro de la gama de productos

### Se pueden usar niveles adicionales en soportes de carga

Carros	Niveles						
	A 601	A 603					
A 500	-	1					
A 501	2	-					

### Posibilidades de combinación de módulos, inyectores y rejillas de soporte

Carros	Módulos	Rejilla soporte EasyLoad			Toberas inyectoras EasyLoad					Otros inyectores			
		A 850	A 851	A 852	A 840	A 841	A 842	A 843	A 844	A 845	A 846	A 847	A 848
A 605 (máx. 6) A 606 (máx. 1) A 612 (máx. 6) A 613 (máx. 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 503	A 620 (máx. 6)	1	-	-	10	10	!	!	!	!	-	-	-
	A 621 (máx. 6)	-	1	-	!	!	20	20	!	!	-	-	-
	A 622 (máx. 6)	-	-	1	!	!	!	!	40	40	-	-	-
	A 623 (máx. 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>! =</sup> Uso posible, en función del caso de aplicación concreto



Miele S.A.U. Av. Bruselas, 31 28108 Alcobendas (Madrid) Tfno.: 902 575 175

www.miele.es/professional professional@miele.es

### Immer Besser

Desde 1899, la empresa familiar Miele es fiel a su filosofía «Immer Besser» («Siempre mejor»). Este propósito de gran alcance sienta las bases de una calidad, sostenibilidad y carácter innovador de una marca «Made in Germany». Un compromiso que proporciona a los clientes de Miele Professional la seguridad de haber elegido el producto adecuado.

### Miele Professional en Internet

- Información detallada de datos técnicos, equipamientos y accesorios
- Catálogos de todas las categorías de productos y sectores para descargar
- Representaciones gráficas, instrucciones y presentaciones de productos en el canal de YouTube

#### Galardonada

La orientación consecuente de todos los productos y servicios hacia la mejor calidad y eficiencia es la razón por la cual los usuarios habitualmente eligen Miele como la mejor marca y la que más confianza ofrece. Premios de renombre como el MX Award, el iF Design Award, el reddot Design Award y el Premio Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de la posición sobresaliente de Miele también en términos de diseño, gestión de calidad y el consumo eficiente de recursos.

#### Competentes

Desde hace décadas, Miele Professional desarrolla y fabrica lavadoras, lavavajillas, lavadoras desinfectadoras y esterilizadores de alta gama con la máxima calidad. Asimismo, unos accesorios especialmente adaptados, los servicios de asesoramiento integral y la excelente respuesta del Servicio Post-venta de Miele permiten obtener en todo momento un rendimiento y una eficiencia óptimos.